


液面調整スポイト使用法

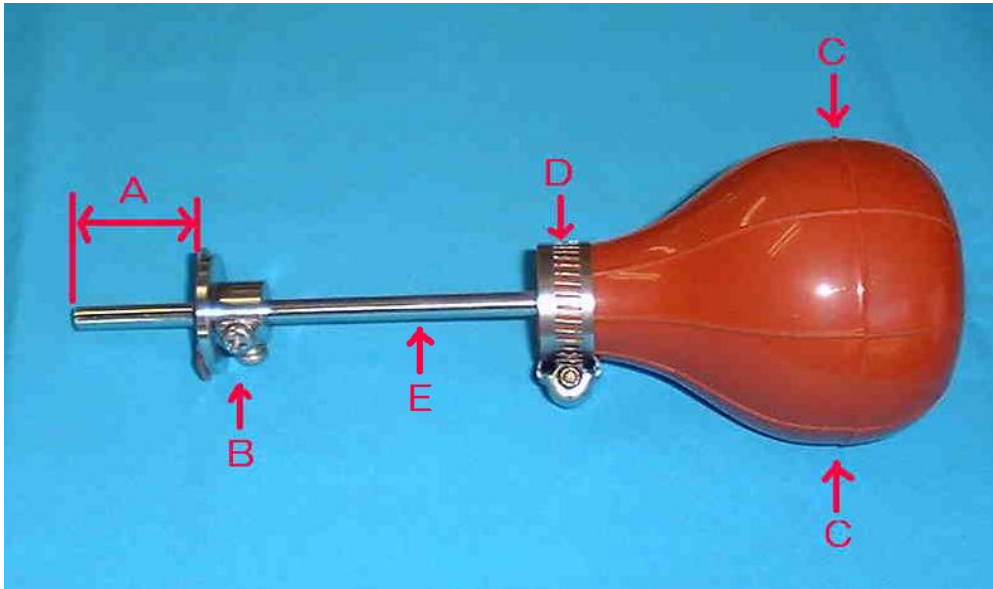

部品名

- B 液面調整金具。
- C スポイトゴム。
- D スポイト締めつけバンド。
- E パイプ（直径6^{ミリ}長さ150^{ミリ}）

使用法

- 1 液が入らない距離Aを設定する（Bの移動）
- 2 瓶の中にBが当たるまで差し込む（Aの距離）。
- 3 Cスポイトを押して放す。
（液が多いとき吸い取り、液が少ない時スポイト内から加える）
* Aの長さ、最大135^{ミリ}

注意 スポイト内が汚染しやすいので丁寧に洗浄殺菌する。